

A) Protocolo 8 hrs. (carne y vegetales)

1) Pre-enriquecimiento



Alimentos: añadir 25 g de muestra o 25 mL de líquido a 225 mL de mEHEC previamente calentada a 42°C.

Ambientales: Añadir 100 mL de mEHEC previamente calentada a 42°C a la esponja o transferir al hisopo 10 mL de mEHEC previamente calentada a 42°C.

Incubar:  8hrs  42°C

2) Inactivación:



Transferir 4 mL del pre-enriquecimiento a un tubo de ensayo.

Inactivación:  10 min  100°C

3) Determinación:



Transferir 0.1 mL del caldo inactivado al dispositivo de ensayo del VIP Gold EHEC.



Incubar:  10 min  15-25°C

B) Protocolo 18-28 hrs. (todos los alimentos)

1) Pre-enriquecimiento



Alimentos: añadir 25 g de muestra o 25 mL de alícuota a 225 mL a mTSB+n para las muestras de carne cruda uso mTSB + n con ácido casamino.

Ambientales: Añadir 100 mL de mTSB+n a la esponja o transferir al hisopo 10 mL de mTSB+n.

Incubar:  18-28hrs  35°C

2) Inactivación:



Transferir 4 mL del pre-enriquecimiento a un tubo de ensayo.

Inactivación:  10 min  100°C

3) Determinación:




Transferir 0.1 mL del caldo inactivado al dispositivo de prueba de VIP Gold EHEC.




Incubar:  10 min  15-25°C


Tecnología VIP GOLD

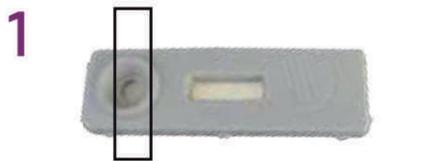


Añadir la muestra enriquecida en el pocillo de la muestra.

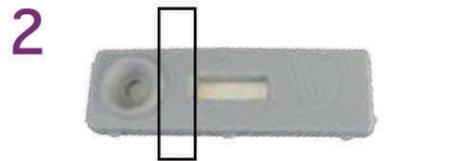

El flujo empieza a ocurrir en la zona de la interface del reactivo. Si el antígeno específico de la prueba está presente; ocurrirá la reacción formándose el complejo cromógeno antígeno-anticuerpo.

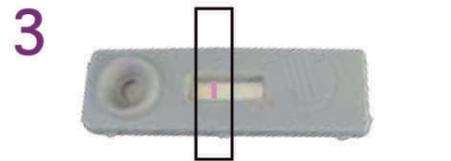


El flujo continúa en la zona de la muestra. Después de una incubación de unos pocos minutos a temperatura ambiente, se forma una línea en la zona de la muestra si la prueba es positiva.

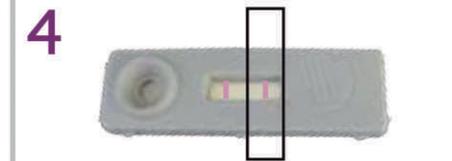


El flujo continúa en la zona de verificación de la prueba, en donde se forma una línea de control e indicando la finalización de la prueba.

Interpretación de resultados

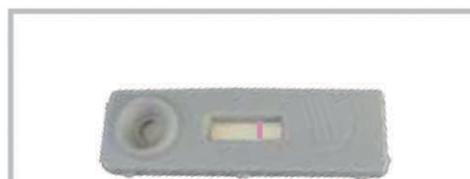

Resultado prueba negativa VIP Gold EHEC.

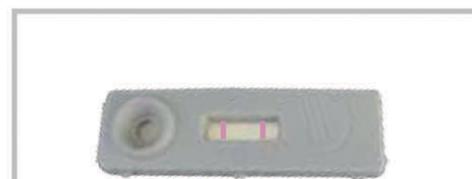

Resultado prueba positiva VIP Gold EHEC.

Vea el inserto de VIP Gold EHEC que viene dentro del Kit para complementar las instrucciones. Esto es un resumen solamente.